



DIGITAALINEN PREPARAATTIMIKROSKOOPPI

1. Mikroskooppia säilytetään Kaisla-auton takaosan metallisessa laatikossa.
2. Kun otat mikroskoopin käyttöön, nosta ensin mikroskoopin vieressä oleva pussi pois laatikosta. Nosta vasta sitten itse mikroskooppi kannatellen sitä tukevasti rungosta ja pohjasta Kaislan seinällä olevalle pöydälle.
3. Ota pussista okulaarit ja laita ne mikroskoopin katseluaukkoihin.
4. Kytke mikroskooppi virtapiuhalla seinällä olevaan pistorasiaan.
5. Kytke Kaisla-autosta virta päälle penkkien takana lattialla olevasta harmaasta laatikosta.
6. Laita mikroskoopin virta päälle oikealta puolelta virtanappia painamalla. Laita mikroskooppiin näyte ja katsele!
7. Saat tarkennettua kuvan oikean reunan pyöreistä säätimistä. Kun tahdot vaihtaa suurennosta, katso että oikea suurennos loksauttaa paikalleen. Muuten kuva ei näy.
8. Jos tahdot ottaa kuvia tai heijastaa mikroskoopin kuvan näytölle, kytke mikroskooppi USB-piuhalla tablettiin tai tietokoneeseen, johon on ladattu MVIMAGE VT-ohjelma. Piuhan toinen pää tulee kiinni mikroskoopin yläreunaan, okulaarien yläpuolella olevan sinisen osan taakse.
 - a. Aukaise tietokoneesta MVIMAGE-ohjelma. Mikroskoopin kuvan pitäisi näkyä tällöin automaattisesti tietokoneen näytöllä.
 - b. Saat kuvan näkymään näytöllä, kun kytket tietokoneen HDMI-piuhalla tai VGA-piuhalla näyttöön kiinni. Katso näytön käyttöohjeet kohdasta NÄYTTÖ.
9. Lopuksi ota kaikki piuhat irti ja poista okulaarit ennen kuin laitat mikroskoopin takaisin säilytyskoteloon.

