




EASI SCOPE-MIKROSKOOPPI

1. PERUSKÄYTTÖ



- 1.1 Kytke mikroskoopin johdot tietokoneeseen tai tabletin USB-väylään.
- 1.2 Avaa Digital Viewer -ohjelma. Ohjelma löytyy Tough pad-tabletissa työpöydältä (Desktop). Tabletissa ohjelman saa auki kuvaketta klikkaamalla.
- 1.3 Avaa vasemmasta yläkulmasta asetukset (settings) vihreän nuolen sisältävää ratasta muistuttavaa kuvaketta klikkaamalla. Valitse Device-valikosta USB 2. Jos tämä on jo valittuna, valitse jokin muu ja sitten uudelleen USB 2. Paina Apply. Näin saat ohjelman käyttämään Easi Scopea.
- 1.4 Laita mikroskoopin alaosassa oleva läpinäkyvä, pyöreä osa aivan kiinni tarkasteltavaan kohteeseen.

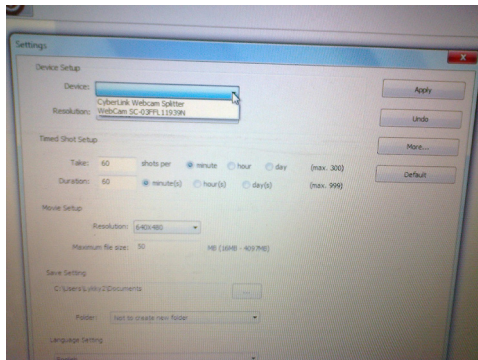


- 1.5 Voit tarkentaa mikroskoopin näkymää pyörittämällä "munan" päällä olevaa kohdistinta.
- 1.6 Sulje lopuksi Digital Viewer -ohjelma oikeasta yläkulmasta. Mikroskoopin valo sammuu, kun otat sen irti tietokoneesta tai tabletista.
- 1.7 Ensimmäistä kertaa Easi Scopea tietokoneessa tai tabletissa käytettäessä, lataa mikroskoopin mukana tullleen CD:n avulla Digital Viewer -ohjelma laitteelle. Tabletille saat ohjelman ladattua siirtämällä sen ensin muistitikulle.

2. KUVAAMINEN

2.1 Kuvan voit ottaa painamalla mikroskoopin päällä olevasta napista.

Vaihtoehtoisesti voit painaa Digital Viewer -ohjelmasta vasemman yläkulman kamera-painiketta.

2.2 Saat otettua videota painamalla Digital Viewer -ohjelman videokamera-painiketta. Kuvaaminen alkaa kun painat kuvaketta kerran ja loppuu, kun painat sitä toisen kerran.

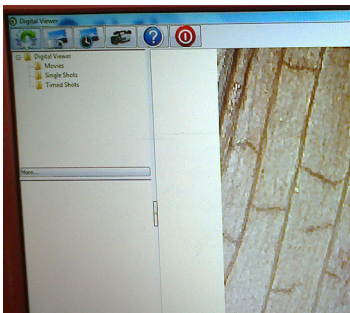

2.3 Voit tarkastella ja tallentaa ottamiasi kuvia avaamalla tietokoneen kirjastot valikosta tiedostot ja sieltä valitsemalla kansion Digital Viewer. Täältä löytyy alakansio Single Shots eli valokuvat ja Movies eli videot.

